



MOBILE MULTI-STYLET DIGINUM


MT 1754

I. PRESENTATION DU PRODUIT

1.1 Finalité du produit

Le mobile DIGINUM permet de multiplier les utilisations de la tablette à digitaliser.

En association avec la tablette à digitaliser et le logiciel DIGINUM, l'ensemble permet l'étude de tous les mouvements mono-mobiles et l'exploitation graphique par le traitement numérique et par modélisation des diagrammes d'enregistrement.

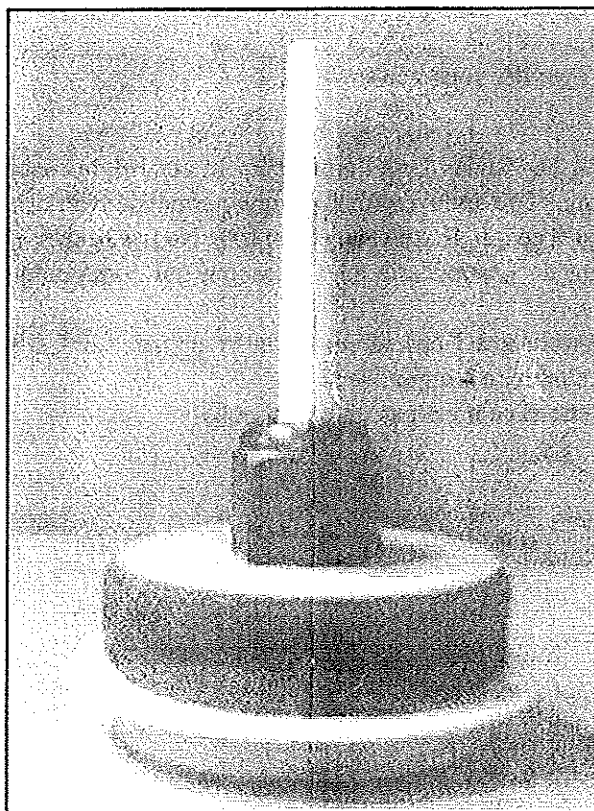

1.2 Nomenclature

- un cylindre de diamètre 90 mm et de hauteur totale 76 mm (système de serrage inclus)
- une base en plexiglas percée de 3 petits trous uniformément disposés
- une chambre d'air qui communique d'une part avec la soufflerie et d'autre part avec la base munie de petits orifices
- un emplacement central au diamètre variable (grâce à un système de serrage placé sur le dessus du mobile) suivant le type de stylet

Autres accessoires

- un tuyau en plastique souple pour relier la soufflerie et la chambre à air
- un collier
- 2 ressorts

II. INSTALLATION

2.1 Préparation à l'utilisation

Matériel nécessaire


- Le logiciel DIGINUM réf. MT 5388 (version monoposte), MT 5389 (version établissement)
- Une tablette à numériser de marque SUMMASKETCH de format A4 ou une tablette compatible avec le format MM-Summasketch
- Un micro-ordinateur compatible P.C. ayant :
 - une capacité mémoire d'au moins 4 Mo
 - un processeur 386 SX ou plus puissant
 - un contrôleur graphique VGA ou SVGA
 - un moniteur monochrome ou couleur
 - un lecteur de disquettes 3" 1/2 1,4 Mo et un disque dur ayant 2 Mo d'espace libre
 - le système d'exploitation ms-dos version 3.0 ou suivante
 - windows version 3.1, 3.11 ou 95.

Matériel facultatif

- Un traceur de courbes compatible HP-GL connectable par voie série ou par voie parallèle installé sous windows.
- Une imprimante graphique installée sous windows.

Branchements

- Mettre le stylet de la table à digitaliser dans l'emplacement central du mobile autoporteur, s'assurer que la pointe touche le fond sans être appuyée (une marque permet de bien centrer la pointe du stylet).
- Tourner la «vis» noire, jusqu'à ce que le stylet soit bien fixé. Ne pas hésiter à bien serrer.
- Enfoncer le tuyau provenant de la soufflerie dans l'embout qui communique avec la chambre à air située sur le dessus du mobile.
- Connecter la tablette à digitaliser à l'ordinateur en la branchant sur COM.1 ou COM.2 selon la disponibilité (voir notice de la tablette à digitaliser).
- Connecter le stylet à la tablette si ce n'est pas un stylet sans fil.

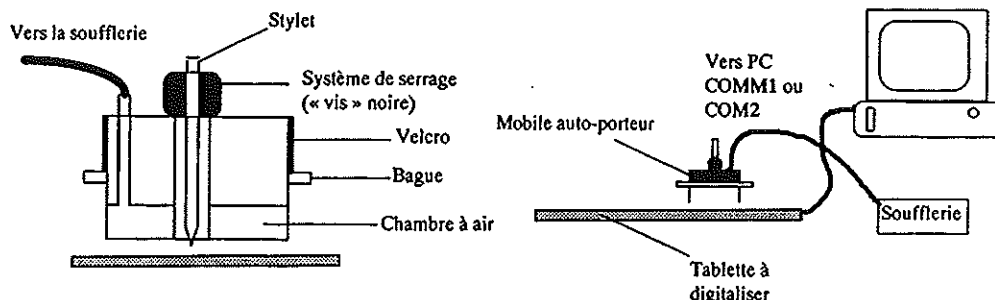

Les manipulations réalisables et les modes opératoires sont décrits dans la notice du logiciel DIGINUM réf. MT 5388 ou MT 5389.