

P81.10

P81.10


**JEULIN**  
EVREUX-FRANCE

ALIMENTATION SECTEUR POUR  
MECANIQUE SUR COUSSIN D'AIR  
2 DEGRES DE LIBERTE

ALIMENTATION SECTEUR

Référence : 332 020

Schéma de principe :

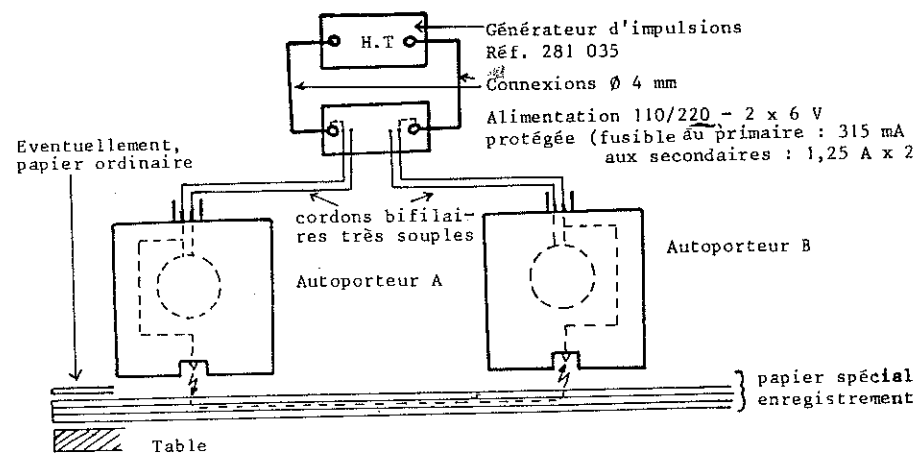

**REMARQUE IMPORTANTE**

Cette alimentation ne doit être utilisée qu'avec des mobiles autoporteurs  
SANS ACCUMULATEURS

Mise en place des nouveaux fils "alimentation et enregistrement".

Placer les cordons dans les petits ressorts de guidage le long de la potence de votre table à coussin d'air JEULIN. 3 fils sont nécessaires (voir schéma de branchement au verso)

- 2 cordons bifilaires pour les autoporteurs (alimentation et enregistrement), leurs embouts mâles  $\varnothing$  2 mm seront raccordés à l'alimentation 332 020.
- 1 cordon monofil pour l'enregistrement d'un point extérieur aux autoporteurs, son extrémité munie d'une fiche mâle  $\varnothing$  4 mm, sera raccordée au générateur d'impulsions 281 035.